

BG-gdsAUTO 紫外凝胶成像分析系统 快速使用书

一、拍摄前准备

1. 开机：插上电源线 → 打开电源开关，等待开机；
2. 软件启动：

- 2.1 待仪器进入系统界面后，点击图标  GelUV.exe
- 2.2 弹出登录界面如右图，输入用户名和密码，点击登录。



二、拍摄图像



- 1 相机参数设置：点击  按钮，弹出相机参数窗口，设置后请保存。

2. 光源选择：点击  按钮，若拍照，请选择  按钮；

若切胶，请拉出紫外透射台，选择  按钮。

3. 镜头控制：点击 Iris/Zoom/Focus 按钮，调节镜头参数，如右图。



4. 自动模式：



：软件自动控制镜头进行对焦，无需手动调节。

北京百晶生物技术有限公司

地址：北京市顺义区裕华路28号(空港B区7-8号标厂)

(邮编：101300)

电话：010-80483100/80483200 010-80483456/80483457

传真：010-80482859

网站：www.baygenebiotech.com

电子邮件：info@baygenebiotech.com




：软件自动控制相机的曝光时间，无需手动设置。

5. 采集图像：

点击 采集 按钮或 积分采集 按钮，开始采集图像，弹出窗口。



采集完成后，如下图。

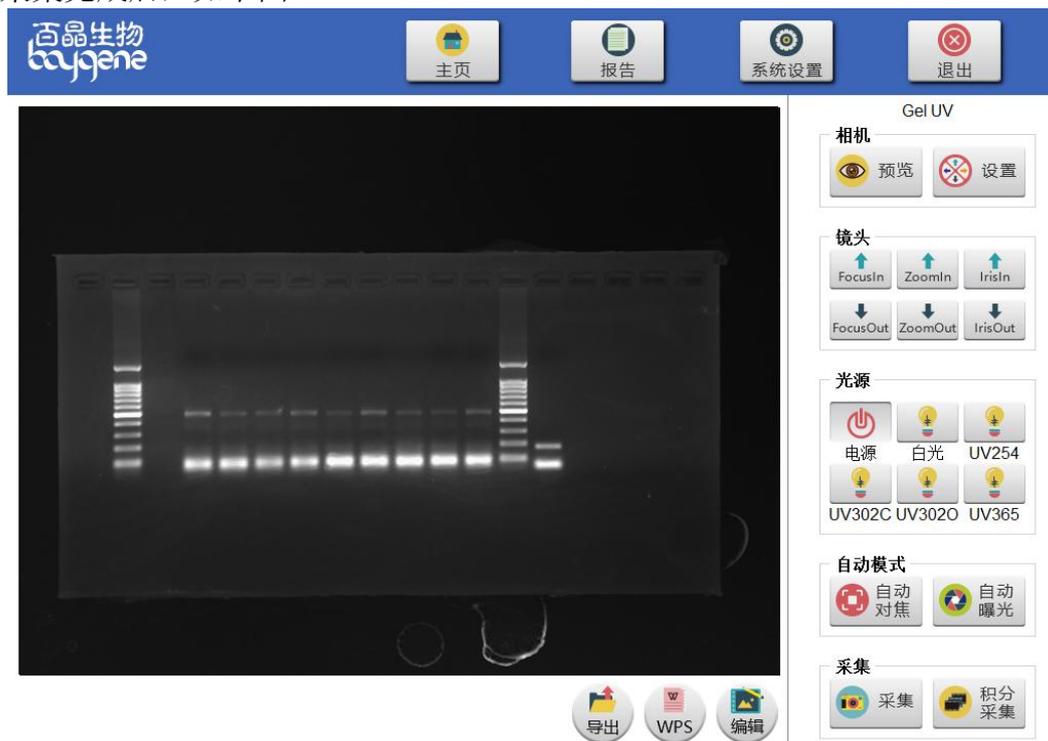

三、拍摄后操作

导出图片，退出软件，关闭计算机、断电，清洁工作台面。

四、本软件还有其他功能



更多功能请查询用户手册。

北京百晶生物技术有限公司

地址：北京市顺义区裕华路28号(空港B区7-8号标厂)

(邮编：101300)

电话：010-80483100/80483200 010-80483456/80483457

传真：010-80482859

网站：www.baygenebiotech.com

电子邮件：info@baygenebiotech.com