

G520M 紫外凝胶成像分析系统

快速说明书

一、拍摄前准备

1. 开机：插上电源线→打开电源开关，等待开机；

2. 软件启动：

2.1 待仪器进入系统界面后，点击图标



2.2 弹出登录界面如右图，输入用户名和密码，点击登录。



二、拍摄图像

1. 光源选择：如需拍照，放置白光源板，白光光源将自动点亮， 变更为点亮状态；放置紫外板，紫外光源将自动点亮， 变更为点亮状态；放置蓝光板，蓝光光源将自动点亮， 变更为点亮状态。如需切胶，先放置所需切胶板，再放置切胶罩，对应光源自动点亮。

2. 相机控制：点击 **曝光（自动）**，弹出曝光设置对话框，选择手动，可设置相机参数，如右图。



3. 镜头控制：点击 **对焦（自动）**，弹出对焦设置对话框，选择手动，可手动调整镜头参数，如右图。



北京百晶生物技术有限公司

地址：北京市顺义区裕华路28号(空港B区7-8号标厂)

电话：010-80483100/80483200 010-80483456/80483457


网站：www.baygenebiotech.com.cn

(邮编：101300)

传真：010-80482859

电子邮件：info@baygenebiotech.com

4. 自动模式：曝光设置对话框选择自动，对焦设置对话框选择自动，即表示选择全自动模式，无需手动设置，如右图。

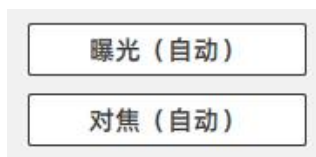

5.采集图像：

点击  按钮，开始采集图像，弹出采集中对话框。



采集完成后，如下图。



三、拍摄后操作

图片保存在系统设置用户设置的保存路径，也可导出图片，退出软件、关闭计算机、断电、清理工作台面。

四、本软件还有其他功能



更多功能请查询用户手册。

北京百晶生物技术有限公司

地址：北京市顺义区裕华路28号(空港B区7-8号标厂)

电话：010-80483100/80483200 010-80483456/80483457

网站：www.baygenebiotech.com.cn

(邮编：101300)

传真：010-80482859

电子邮件：info@baygenebiotech.com